



核快红染液

产品名称: 核快红染液

产品编号: AR-0771/AR-0772

产品形式: 本品为即用型工作液，有 10ml 和 50ml 两种规格。

使用方法:

组织切片经显色后，用自来水冲洗。然后滴加两滴核快红复染 1~5 分钟，流水冲洗 1~2 分钟。梯度酒精（95%、100%）脱水、二甲苯透明（两次），再封片。

染色结果: 染核成红色、浆成淡粉红色。

保存条件: 室温避光保存。

有效期: 自生产之日起一年内有效。

注意事项: 避免与皮肤或眼睛接触。

使用范围: 适用于 BCIP/NBT 或免疫金银（IGSS）染色的复染。

产品信息:

编号	名称	规格	价格
AR-0711/ AR-0712	苏木素染液	10 ml/50 ml	59.00/90.00
AR-0721/ AR-0722	甲基绿染液	10 ml/50ml	55.00/128.00
AR-0771/ AR-0772	核快红染液	10 ml/50ml	48.00/180.00