



北京鼎国昌盛生物技术有限公司
BEIJING DINGGUO CHANGSHENG BIOTECHNOLOGY CO., LTD

200 bp DNA Marker

产品编号: **NMW015**

储存条件: **-20℃**

产品规格: **50T**

Marker 片段大小 (bp): 1500, 1200, 900, 800, 700, 600, 200

产品概述:

此 Marker 是由 7 条 PCR 片段混合而成, 使用于琼脂糖凝胶电泳中 DNA 条带的分析。

本产品为即用型产品, 已加上样缓冲液, 可直接上样电泳, 每次上样 5 μ l。


1 $\times$ loading buffer:

0.04%溴酚蓝

5%甘油

10mM EDTA

2.0%琼脂糖凝胶电泳效果图:

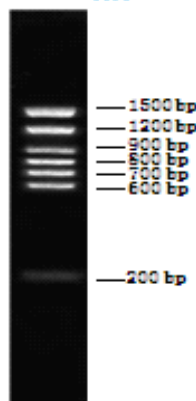

使用方法:

- 1.每次取 5~8 μ l 上样 (如果加样孔较宽, 可适当增加上样量)。
- 2.建议电泳条件为 1.2%~2.0%琼脂糖凝胶, 电压 4-6V/cm。
- 3.通过核酸染料染色 (EB 或 GenGreen), 在紫外灯下观察电泳条带。

注意事项:

- 1.建议客户拿到产品后进行小量分装。点样时请不要在常温放置太久。
- 2.及时更换电泳缓冲液并使用新配制的凝胶, 以免影响电泳效果。
- 3.电泳时电压不要超过 6V/cm。