



北京鼎国昌盛生物技术有限责任公司  
BEIJING DINGGUO CHANGSHENG BIOTECHNOLOGY CO., LTD

## WB 转膜液（粉剂）

产品编号：WB-0121

产品规格：1L/袋

### 产品简介：

蛋白印迹转膜电泳液(Western Blot Transfer Buffer)可以用于 Western Blot 湿法电泳转膜。本产品为粉剂，便于储存和运输，且操作简便，使用方便。

保存条件：4℃保存，半年有效。

### 使用说明：

使用前用去离子水溶解定容至 800ml 再加入 200ml 甲醇。为节约成本，本品可以回收再用 2~3 次，如果转膜液颜色变成浅棕色或黄褐色，应该丢弃。