



北京鼎国昌盛生物技术有限公司
BEIJING DINGGUO CHANGSHENG BIOTECHNOLOGY CO., LTD

WB 转膜液

(10×浓缩液)

产品编号: WB-0131/WB-0132

产品规格: 100ml/500ml

产品简介:

蛋白印迹转膜电泳液(Western Blot Transfer Buffer)可以用于 Western Blot 湿法电泳转膜。本产品为 10×浓缩液, 不含有机溶剂, 便于储存和运输, 且操作简便, 使用方便。

保存条件: 4℃保存, 一年有效。

使用说明:

100ml 转膜液使用前用去离子水稀释定容至 800ml 再加入 200ml 甲醇。为节约成本, 本品可以回收再用 2~3 次, 如果转膜液颜色变成浅棕色或黄褐色, 应该丢弃。