



WB 洗涤液 (10×)

产品编号: WB-0151/WB-0152

产品规格: 100ml/500ml

产品简介:

Western 洗涤液(Wash Buffer)可以用于 Western 时一抗或二抗孵育后的洗涤。适当的洗涤可以降低背景, 增强信噪比。本品为 10×浓缩液, 使用前 10 倍稀释。

保存条件: 4℃ 保存, 一年有效。

使用说明:

在一抗或者二抗孵育结束后, 加入适量 Western 洗涤液使之能将蛋白膜覆盖, 在摇床上洗涤 5 分钟后, 倒掉洗涤液再加入新的洗涤液。共洗涤 4 次, 每次 5 分钟, 然后进行后续工作。如果按上述洗涤条件背景仍然较高可以适当延长洗涤时间或者增加洗涤次数, 通常延长洗涤时间和次数对 Western 实验结果影响不大。

注意事项 :

- 1、启用后建议在 2 周内用完。
- 2、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。